




Skrócona instrukcja obsługi SMART PRO v. 1.23 (ważna od 3.01.2023)


Rozszerzona instrukcja znajduje się na stronie <https://www.pol-eko.com.pl/do-pobrania/>


1. Pierwsze uruchomienie

Podczas pierwszego uruchomienia na ekranie (Rys.1) pojawi się pytanie dotyczące pobrania na pendrive folderu „Download” zawierającego instrukcje obsługi w formacie pdf. Aby to zrobić należy włożyć pendrive do gniazda USB i odczekać chwilę na wykrycie sprzętu, następnie nacisnąć . Naciśnięcie  powoduje rezygnację z pobrania folderu, okno pojawi się podczas kolejnego uruchomienia. Można zaznaczyć „Nie pokazuj ponownie” aby okno nie wyświetlało się podczas uruchomienia.


Rys.1. Pobieranie plików

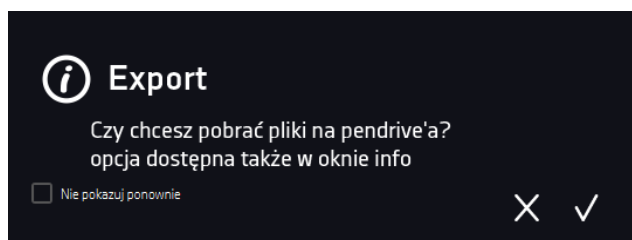





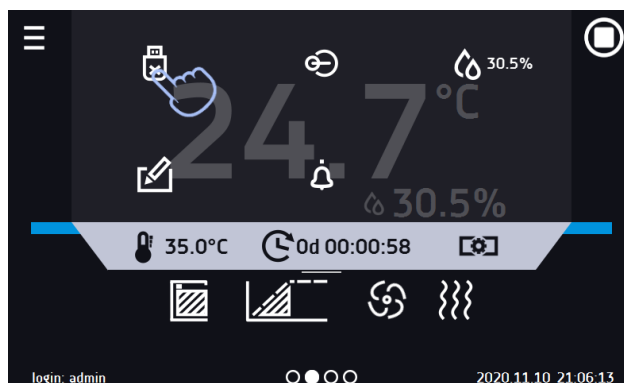

Po skopiowaniu danych i/lub instrukcji na pendrive'a przed wyciągnięciem z gniazda USB należy go odmontować poprzez naciśnięcie ikony  w górnej rozwijanej belce (Rys.2). Jeżeli pendrive nie zostanie odmontowany po podłączeniu do komputera może się wyświetlić komunikat o uszkodzeniu pendrive'a z propozycją naprawy, gdy rzeczywiście pendrive nie jest uszkodzony.

Rys. 2. Odmontowanie pendrive'a



Folder „Download” można również pobrać z podmenu „Info”. Aby przejść do podmenu „Info” należy nacisnąć ikonę menu głównego , a następnie nacisnąć . Aby zapisać rozszerzoną instrukcję obsługi na nośniku USB należy nacisnąć ikonę . Po włożeniu pendrive'a do gniazda USB należy odczekać kilka sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Pendrive połączono”.



Przed wyjęciem pendrive'a z gniazda USB należy go odmontować.

2. Logowanie użytkownika

Konfigurowanie parametrów urządzenia możliwe jest tylko przez zalogowanego użytkownika. Aby zalogować użytkownika należy

w oknie głównym nacisnąć . Pojawi się okno logowania (Rys.3):

login: od 1 do 10 znaków

hasło: od 1 do 10 znaków

Domyślne fabryczne parametry logowania:

login: admin

hasło: pole puste

Rys.3 Panel logowania



Zaleca się, aby w trakcie pierwszego uruchomienia ustawić hasło konta Administratora i zanotować je w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć ingerencji w ustawienia urządzenia przez niepowołane osoby.



Hasło należy zapamiętać lub zanotować, ponieważ nie ma możliwości skasowania hasła konta Admin. W przypadku utraty hasła należy skontaktować się z serwisem producenta. Skasowanie hasła nie podlega

Wylogowanie: w menu głównym nacisnąć . Fabryczne ustawienie automatycznego wylogowania: 15 min.

Wszystkie deklaracje zgodności CE znajdują się w rozszerzonej instrukcji obsługi.