




## Skrócona instrukcja obsługi SMART v. 1.23 (ważna od 3.01.2023)


Rozszerzona instrukcja znajduje się na stronie:  
<https://www.pol-eko.com.pl/do-pobrania/>

### 1. Pierwsze uruchomienie

Podczas pierwszego uruchomienia na ekranie (Rys. 1) pojawi się pytanie dotyczące pobrania na pendrive'a folderu „Download” zawierającego instrukcje obsługi w formacie pdf. Aby to zrobić należy włożyć pendrive do gniazda USB i odczekać chwilę na wykrycie sprzętu, następnie nacisnąć . Naciśnięcie  powoduje rezygnację z pobrania folderu, okno pojawi się podczas kolejnego uruchomienia. Można zaznaczyć „Nie pokazuj ponownie” aby okno nie wyświetlało się podczas uruchomienia.

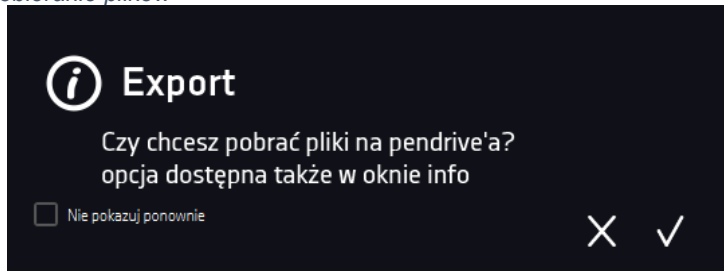


Rys. 1. Pobieranie plików



Po skopiowaniu danych i/lub instrukcji na pendrive'a przed wyciągnięciem z gniazda USB należy go odmontować poprzez naciśnięcie ikony  w górnej rozwijanej belce (Rys. 2). Jeżeli pendrive nie zostanie odmontowany po podłączeniu do komputera może się wyświetlić komunikat o uszkodzeniu pendrive'a z propozycją naprawy, gdy rzeczywiście pendrive nie jest uszkodzony.

Rys. 2. Odmontowanie pendrive'a



Folder „Download” można również pobrać z podmenu „Info”. Aby przejść do podmenu „Info” należy nacisnąć ikonę menu głównego , a następnie nacisnąć . Aby zapisać rozszerzoną instrukcję obsługi na nośniku USB należy nacisnąć ikonę . Po włożeniu pendrive'a do gniazda USB należy odczekać kilka sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Pendrive połączono”.



Przed wyjęciem pendrive'a z gniazda USB należy go odmontować.

Wszystkie deklaracje zgodności CE znajdują się w rozszerzonej instrukcji obsługi.


## Skrócona instrukcja obsługi SMART v. 1.23 (ważna od 3.01.2023)


Rozszerzona instrukcja znajduje się na stronie:  
<https://www.pol-eko.com.pl/do-pobrania/>

### 1. Pierwsze uruchomienie

Podczas pierwszego uruchomienia na ekranie (Rys.1) pojawi się pytanie dotyczące pobrania na pendrive'a folderu „Download” zawierającego instrukcje obsługi w formacie pdf. Aby to zrobić należy włożyć pendrive do gniazda USB i odczekać chwilę na wykrycie sprzętu, następnie nacisnąć . Naciśnięcie  powoduje rezygnację z pobrania folderu, okno pojawi się podczas kolejnego uruchomienia. Można zaznaczyć „Nie pokazuj ponownie” aby okno nie wyświetlało się podczas uruchomienia.

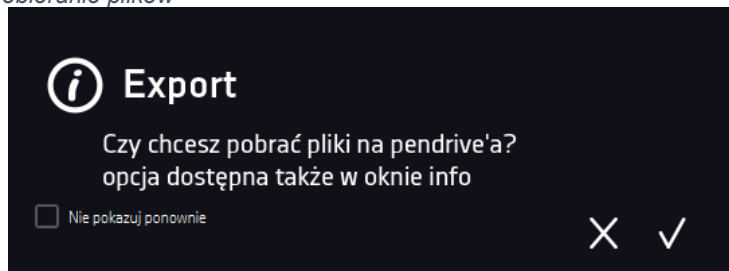


Rys.1. Pobieranie plików




Po skopiowaniu danych i/lub instrukcji na pendrive'a przed wyciągnięciem z gniazda USB należy go odmontować poprzez naciśnięcie ikony  w górnej rozwijanej belce (Rys.2). Jeżeli pendrive nie zostanie odmontowany po podłączeniu do komputera może się wyświetlić komunikat o uszkodzeniu pendrive'a z propozycją naprawy, gdy rzeczywiście pendrive nie jest uszkodzony.

Rys. 2. Odmontowanie pendrive'a



Folder „Download” można również pobrać z podmenu „Info”. Aby przejść do podmenu „Info” należy nacisnąć ikonę menu głównego , a następnie nacisnąć . Aby zapisać rozszerzoną instrukcję obsługi na nośniku USB należy nacisnąć ikonę . Po włożeniu pendrive'a do gniazda USB należy odczekać kilka sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Pendrive połączono”.

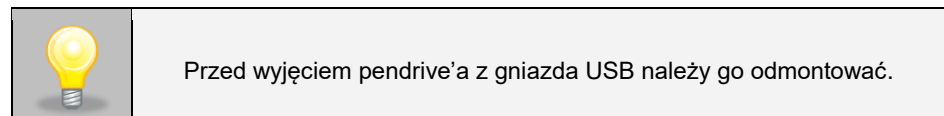

Wszystkie deklaracje zgodności CE znajdują się w rozszerzonej instrukcji obsługi.